

|                                                                                                                     |                                    |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <br><b>LYCEE<br/>SAINT-PAUL IV</b> | <b>ENREGISTREMENT</b>              | En Bioch Ma 002                           |
|                                                                                                                     | <b>Maintenance<br/>Compresseur</b> | Version : 1                               |
|                                                                                                                     |                                    | Date de mise en circulation<br>15/03/2014 |
|                                                                                                                     |                                    | Page : 1/2                                |


**Description de l'opération de maintenance :** Faire la purge du compresseur. Le compresseur devant être allumé.  
Nettoyer la poussière sur le compresseur

**Fréquence :**

- Avant et après chaque TP (sinon l'eau peut remonter jusqu'aux appareils)
- 1 fois par mois

**Indications d'utilisation avant et après un TP :**

- Lorsque l'on allume le compresseur, la pression doit être de 0 bars puis la pression doit monter à 7 bars lors du fonctionnement.
- Faire le vide dans le compresseur après le TP en tirant sur la manette jusqu'à avoir la valeur de 0.

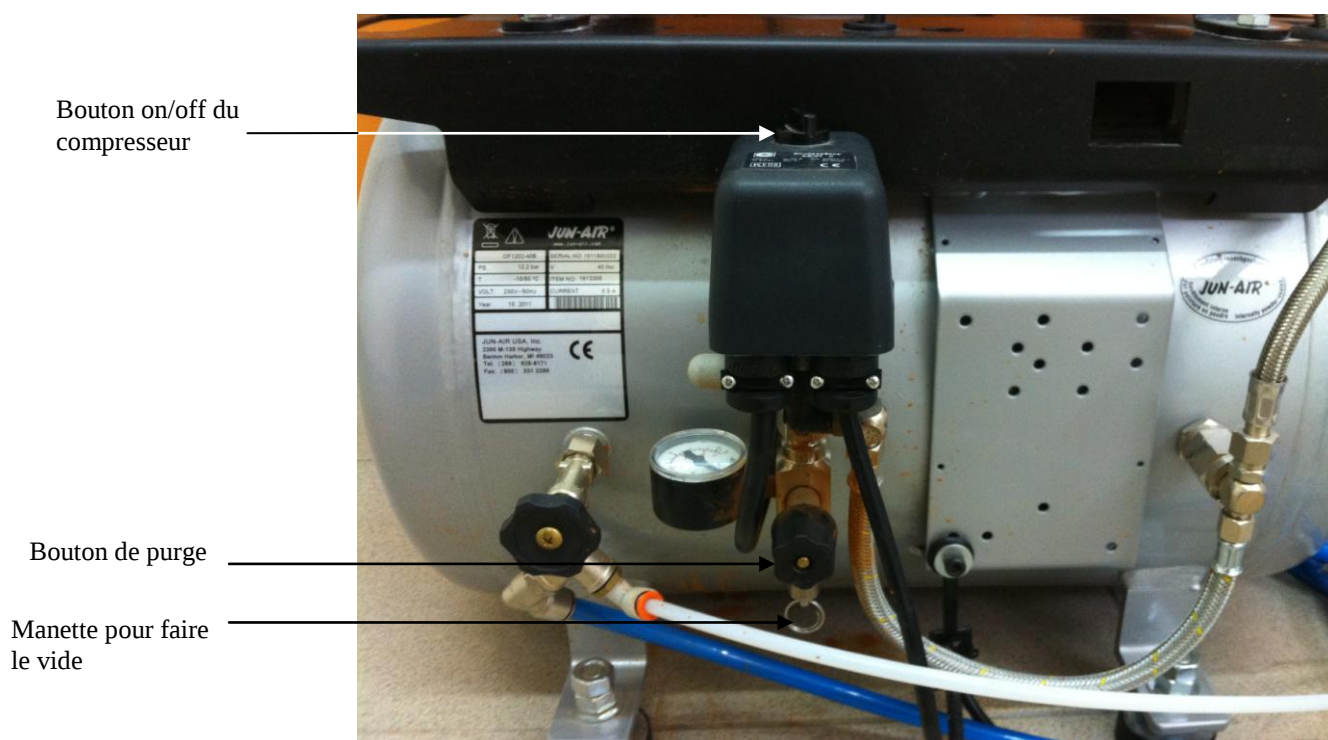

**Figure 1 :** Eléments du compresseur

|                                                 |                                               |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rédigé par : Mme. GERBELOT<br>Date : 07/03/2014 | Vérifié par : M. M. GENSSE<br>Date : 08/03/14 | Approuvé par : P.LAMAUVE<br>Date : 15/03/2014 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                                   |                                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | ENREGISTREMENT                     | En Bioch Ma 002                           |
|                                                                                   | <b>Maintenance<br/>Compresseur</b> | Version : 1                               |
|                                                                                   |                                    | Date de mise en circulation<br>15/03/2014 |
|                                                                                   |                                    | Page : 2/2                                |

**LYCEE  
SAINT-PAUL IV**

## ENREGISTREMENT

## Maintenance Compresseur

En Bioch Ma 002

Version : 1

|                             |
|-----------------------------|
| Date de mise en circulation |
| 15/03/2014                  |

Page : 2/2

[illegible]

|                                                 |                                               |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rédigé par : Mme. GERBELOT<br>Date : 07/03/2014 | Vérifié par : M. M. GENSSE<br>Date : 08/03/14 | Approuvé par : P.LAMAUVE<br>Date : 15/03/2014 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|