


LYCEE SAINT-PAUL IV	PROCEDURE	Pr Micro Ma 005
		Version 2
	Utilisation de l'agitateur chauffant KS 4000	Date de 1 ^{ère} mise en application Version de travail : 22/10/12
		Mise à jour AQ le 17/09/2014
		Page 1/2

1. PRESENTATION DU TABLEAU D'AFFICHAGE

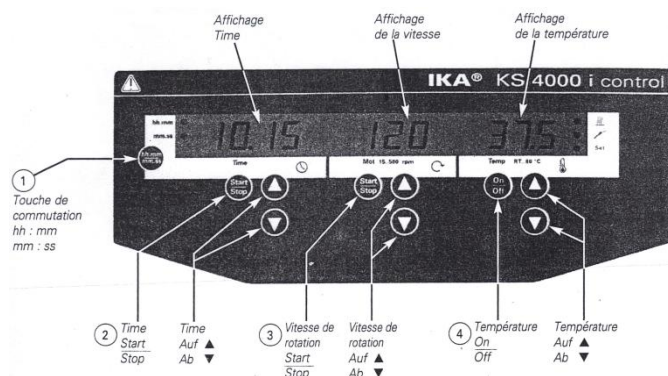

SECURITE : APRES OUVERTURE DU CAPOT, L'AGITATION S'ARRETE PROGRESSIVEMENT, ATTENDRE L'ARRET DEFINITIF POUR EVITER LES RISQUES DE CHOC, DE BRIS DE VERRE ET DE COUPURE.

2. INSTALLATION DES RECIPIENTS ET DE LA SONDE DE TEMPERATURE

- Mettre en marche l'appareil grâce à l'interrupteur I/O situé sur le côté.
- Placer les fioles ou flacons sur la table d'agitation.
- Les stabiliser à l'aide des barres et vis de serrage.
- Vérifier le raccordement de la sonde de température à l'appareil. La régulation de la température fonctionne grâce à l'indication de cette sonde.
- Placer la sonde préalablement désinfectée à l'alcool dans un des milieux. L'agitation doit pouvoir se faire sans entrave et sans endommagement du récipient.
- Fermer le capot.

3. REGLAGE DES PARAMETRES

- Une pression sur la touche Start/Stop ou On/Off permet de lancer la fonction temps, vitesse ou température.
- Les valeurs de réglage souhaitées sont modifiées au moyen des touches $\blacklozenge$ ou $\blacklozenge$. Ces valeurs peuvent être réglées pendant le fonctionnement.
- La touche de commutation $\star$ permet de passer du mode heures/minutes au mode minutes/secondes. En mode heure, seules les heures complètes sont affichées.

Agitation : la valeur consigne clignote jusqu'à ce qu'elle soit atteinte.

Durée d'agitation :

Avec minuterie :

- La touche Time Start/Stop permet d'activer les fonctions de minuterie et d'agitation en même temps.
- Une fois le temps écoulé, l'agitation est arrêtée et un signal sonore est émis.
- L'ouverture du capot passe l'appareil en pause et l'affichage clignote.

Sans minuterie : la durée d'agitation est indiquée dans l'écran Time après démarrage de l'agitation.

Chauffage :

- Après démarrage, la valeur réelle est affichée à l'écran.
- La valeur de consigne s'affiche à l'écran toutes les 5 secondes pendant environ 2 secondes.

Rédigé par M.L. Serrayet Le 22/10/2012	Vérfié par C. Kiehl Le 29/01/2013	V1 Approuvé par P. Lamauve le 21/11/2013 V2 AQ : 17/09/2014
---	--------------------------------------	--

 LYCEE SAINT-PAUL IV	PROCEDURE	Pr Micro Ma 005
		Version 2
	Utilisation de l'agitateur chauffant KS 4000	Date de 1 ^{ère} mise en application Version de travail : 22/10/12
		Mise à jour AQ le 17/09/2014 Page 2/2

4. NETTOYAGE

- Enlever les barres de stabilisation.
- Nettoyer régulièrement avec un chiffon légèrement imbibé de détergent désinfectant.
- **En cas de récipient brisé :**
 - **Les déversements de liquide sont recueillis dans la cuve de réception placée sous la table d'agitation et dirigés vers le flexible de vidange.**
 - **Placer la sortie du flexible dans une bassine de Javel.**
 - **Eliminer les débris de verre.**
 - **Dévisser la table d'agitation.**
 - **Pulvériser directement un désinfectant et respecter le temps d'attente (ex : 15 minutes pour l'Aniospray).**
 - **Rincer à l'eau puis laisser sécher à l'air libre.**
 - **Replacer la table d'agitation.**

Rédigé par M.L. Serrayet Le 22/10/2012	Vérifié par C. Kiehl Le 29/01/2013	V1 Approuvé par P. Lamauve le 21/11/2013 V2 AQ : 17/09/2014
---	---------------------------------------	--