


 LYCEE SAINT-PAUL IV	PROCEDURE	Pr Micro Ma 007	
		Version 1	
	UTILISATION DU MALAXEUR- HOMOGENEISATEUR BAGMIXER	Date de mise en circulation : 10/11/2015	
		Page 1/1	

1. PRESENTATION

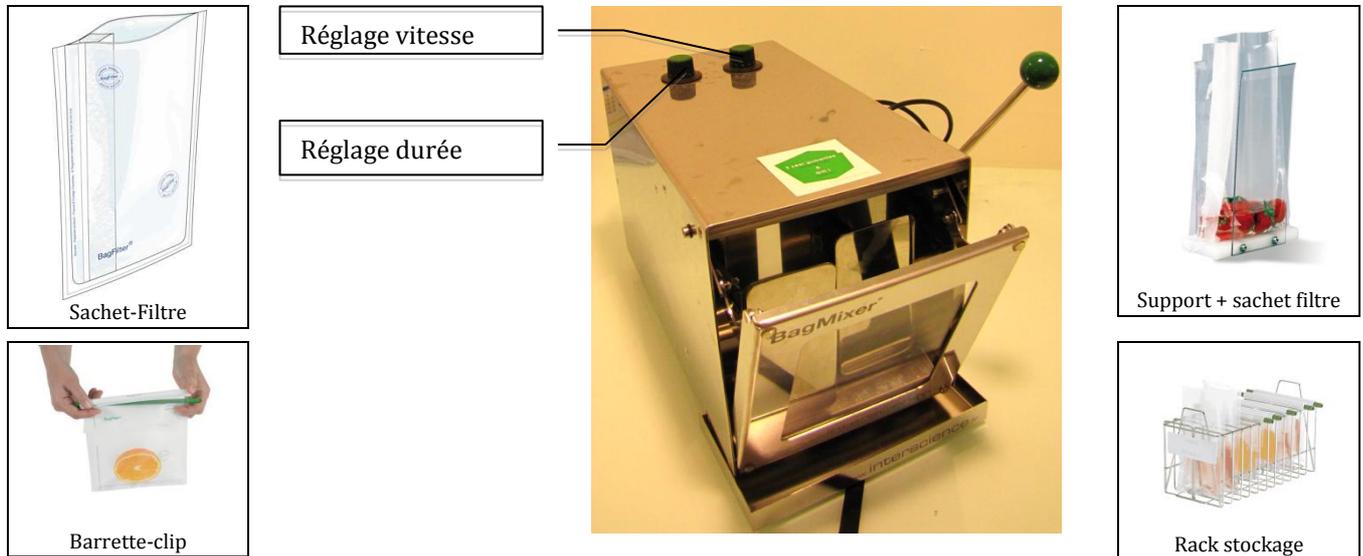

2. PRISE D'ÉCHANTILLON ET HOMOGENEISATION PAR MALAXAGE

- Placer le sachet-filtre et son support de maintien sur la balance. Tarer.
- Introduire, dans le sachet, le diluant et l'échantillon prélevé stérilement.
- Une fois la pesée réalisée, placer le sac dans le malaxeur (en laissant dépasser quelques centimètres de sachet).
- Régler vitesse et durée d'homogénéisation.
- Démarrer le malaxage en abaissant la poignée (fermeture de la porte). L'arrêt est automatique.

3. STOCKAGE ET INCUBATION

- Sortir le sachet et le fermer à l'aide d'une barrette-clip.
- Placer le sachet sur le rack qui sera déposé dans l'étuve si besoin d'incuber.

4. PRELEVEMENT

- Placer le sachet-filtre sur son support de maintien.
- Ouvrir et prélever le volume souhaité dans la zone filtrée.

5. TRAITEMENT DES DECHETS

- Sceller le sachet et le jeter dans la poubelle des déchets à incinérer.
- Désinfecter et ranger la barrette - clip.

Rédigé par ML Serrayet le 06/07/2012	Vérifié par Carole Robert Clain le 26/10/2015	Approuvé par Pascal Lamauve le 09/11/2015
---	--	--