

	PROCEDURE	Pr Labo 007
		Version 1
	Nettoyage Désinfection des surfaces Paillasse et PSM	Date d'émission : 26/11/2014
		Page 1/3

Objet	Savoir entretenir une surface de travail (paillasse, plan de PSM) en réalisant ⇒ en premier lieu un nettoyage – opération ayant pour but d'éliminer les salissures par une action mécanique ou chimique et de priver les microorganismes de tout substrat organique pouvant favoriser leur développement, détachant les salissures d'une surface et les dispersant ou les mettant en solution. ⇒ puis une désinfection – opération qui permet une "réduction du nombre de micro-organismes dans ou sur une matrice inanimée, obtenue grâce à l'action irréversible d'un produit sur leur structure ou leur métabolisme, à un niveau jugé approprié en fonction d'un objectif donné", Pour désinfecter une surface, il faut au préalable la nettoyer.
Produits et matériel	– papier jetable – gants de ménage et/ou gants à usage unique – détergents : molécules amphiphiles, agents de surface ou agents tensio-actifs. – désinfectants : dérivés chlorés, alcools, ammoniums quaternaires, acide peracétique – certains produits combinent les propriétés de détergent et de désinfectant (ex : Sternosept, Surfanios ...)
Protocoles	Protocole A - Sans contamination ni salissure apparentes : → Par désinfection à la fin de chaque manipulation. Protocole B - Après contamination accidentelle : → Par pré-désinfection à réaliser après chaque accident.
Protocole A. Nettoyage Désinfection sans contamination apparente	A réaliser par passage sur la paillasse d'un produit détergent/désinfectant Pulvérisant le produit nettoyant désinfectant sur la surface à une distance d'environ 30 cm puis laisser agir durant 5 minutes à l'aide d'un papier absorbant éliminé avec les déchets ménagers (classe 1) ou avec les déchets à risque infectieux (classe 2 et cellules eucaryotes).  Ne pas rincer. Laisser sécher. Utiliser des gants Eviter le contact avec une peau irritée, une plaie ou les muqueuses.

Rédigé par 3RB – CTX Carole Robert Clain le 09/09/2014	Vérifié par M.L Serrayet et N. Gomez le 24/11/2014	V1 Approuvé par Pascal Lamauve le 25/11/2014
--	--	---

	PROCEDURE	Pr Labo 007
		Version 1
	Nettoyage Désinfection des surfaces Paillasse et PSM	Date d'émission : 26/11/2014
		Page 1/3

Protocole B. Pré nettoyage désinfection après contamination accidentelle ou salissures apparentes Utiliser des gants Eviter le contact avec une peau irritée, une plaie ou les muqueuses	A chaque fois que du matériel biologique infectieux ou potentiellement infectieux est renversé accidentellement sur la paillasse ou en cas de salissures apparentes
	 1. Mettre des gants à usage unique et absorber le maximum, par mouvement centripète, à l'aide d'un papier absorbant éliminé ensuite avec les déchets ménagers (classe 1) ou avec les déchets à risque infectieux (classe 2 et cellules eucaryotes).  2. Verser le produit nettoyant désinfectant sur la surface en évitant les projections. Essuyer de l'extérieur vers l'intérieur à l'aide d'un papier absorbant éliminé avec les déchets ménagers (classe 1) ou avec les déchets à risque infectieux (classe 2 et cellules eucaryotes). 3. Verser le produit nettoyant désinfectant sur la surface en recouvrant largement la zone contaminée et laisser agir 15 minutes.  Essuyer de l'extérieur vers l'intérieur à l'aide d'un papier absorbant éliminé ensuite avec les déchets ménagers (classe 1) ou les déchets à risque infectieux (classe 2 et cellules eucaryotes). Pratiquer ensuite un cycle complet (Protocole A).

TABLEAU DES PRESCRIPTIONS : Produits et temps de contact

		Paillasse polyvalentes biotechnologies (classe 1)	Paillasse N00 et N01 (classe 2)	PSM Microbiologie	Paillasse du laboratoire N11	PSM Culture cellulaire
Nettoyage et désinfection sans contamination apparente	Avant la manip	STERNOSEPT 5'	STERNOSEPT 5'	ETHANOL 70° <u>Jamais de JAVEL</u>	STERNOSEPT 5'	ETHANOL 70° <u>Jamais de JAVEL</u>
	Après la manip	STERNOSEPT 5'	STERNOSEPT 5'	ETHANOL 70° <u>Jamais de JAVEL</u> UV 20' dernier utilisateur	STERNOSEPT 5'	ETHANOL 70° <u>Jamais de JAVEL</u> UV 20' dernier utilisateur
Pré-désinfection après contamination accidentelle		STERNOSEPT 15'	STERNOSEPT 15'	STERNOSEPT puis ETHANOL 70° <u>Jamais de JAVEL</u> 15'	STERNOSEPT 15'	STERNOSEPT puis ETHANOL 70° <u>Jamais de JAVEL</u> 15'

Rédigé par 3RB – CTX Carole Robert Clain le 09/09/2014	Vérifié par M.L Serrayet et N. Gomez le 24/11/2014	V1 Approuvé par Pascal Lamauve le 25/11/2014
--	--	---