

MESURE SIMPLE D'ABSORBANCE

- A partir du menu de base se placer sur « **Fixe** » à l'aide des flèches.
- Appuyer sur « **Enter** »

Remarques :

- Pour revenir en arrière appuyer sur « **ESC** ».
- Une fois dans un menu pour revenir au menu de base appuyer sur « **HOME** ».

```

* HOME *

BALAYAGE
FIXE
QUANT.
CINÉTIQUE
MCA
BIBLIOTHÈQUE

```

Le spectrophotomètre affiche :

Réglage de la longueur d'onde :

- A l'aides flèches se placer sur **longueur d'onde** et appuyer sur « **Enter** »
- Taper la longueur d'onde voulue puis appuyer sur « **Enter** ».

```

    EDITER  VALEUR
-----
LONGEUR D' ONDE : 540
MINIMUM          : 190.0
MAXIMUM          : 1100.0

```

```

21/05/15 07:49
* FIXE *
MODE : ABS
NOM DE TEST :
λ SELECT. : MONO λ
LONGEUR(S) D' ONDE : 550.0nm
FENTE : 2.0nm
INTÉGRATION : 1s
DÉLAI : 00:00
CHANGER LAMPE : 325nm
OPÉRATEUR :
HVCALC : 0

```


Attendre que le message « **Instrument occupé- Attendre S.V.P.** » disparaisse.

Placement des cuves de mesure :

EMPLACEMENT 1 : Cuve zéro (témoin réactif) : cette cuve doit rester en place pendant toutes les mesures.
NE PAS ENLEVER LA CUVE DEJA EN PLACE.

EMPLACEMENT 2 : Cuve zéro et cuve échantillon

Attention au sens des cuves !

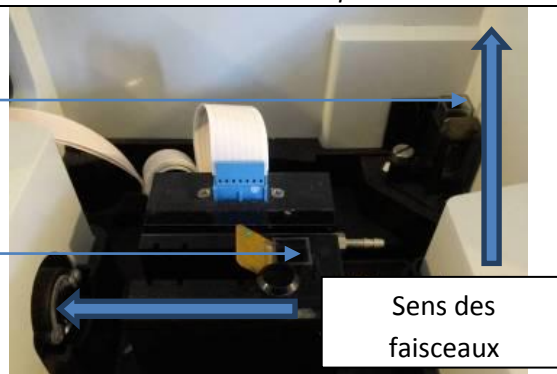

Sens des
faisceaux

Réalisation du zéro :

- Placer votre témoin réactif (cuve zéro) dans le spectrophotomètre dans l'**Emplacement 2**. Laisser l'autre cuve zéro dans l'emplacement 1. **Attention au sens des cuves.**
- Fermer le couvercle et Appuyer sur « **Zero base** ».

Attendre que le message « **Faisant le zéro** » disparaisse et que les croix « ******** » soient remplacé par « **0.000** ».

```

21/05/15 07:50
* FIXE *
MODE : ABS
NOM DE TEST :
λ SELECT. : MONO λ
LONGEUR(S) D' ONDE : 405.0nm
FENTE : 2.0nm
INTÉGRATION : 1s
DÉLAI : 00:00
CHANGER LAMPE : 325nm
OPÉRATEUR :
HVCALC : 0

```

FAISANT LE ZÉRO

Mesure des absorbances :

- Placer la cuve à mesurer dans l'**Emplacement 2** à la place de votre cuve zéro. Laisser l'autre cuve zéro dans l'emplacement 1. **Attention au sens des cuves.**
- Fermer le couvercle et appuyer sur « **RUN** » pour chaque nouvelle cuve de la série.

```

21/05/15 07:50
Lecture Absorbances
* FIXE *
MODE : ABS
NOM DE TEST :
λ SELECT. : MONO λ
LONGEUR(S) D' ONDE : 405.0nm
FENTE : 2.0nm
INTÉGRATION : 1s
DÉLAI : 00:00
CHANGER LAMPE : 325nm
OPÉRATEUR :
HVCALC : 0

```