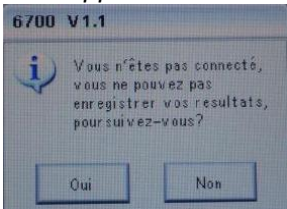
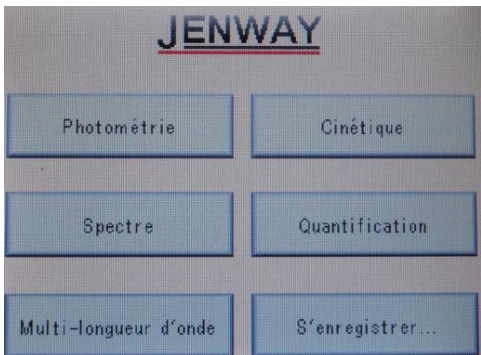
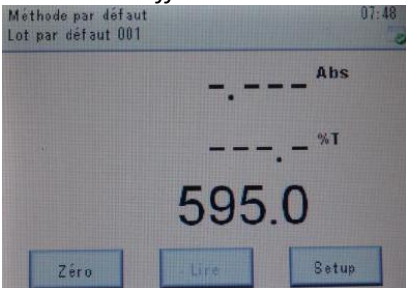
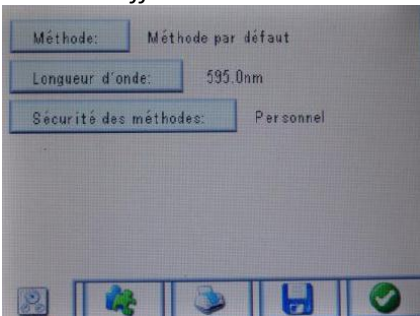
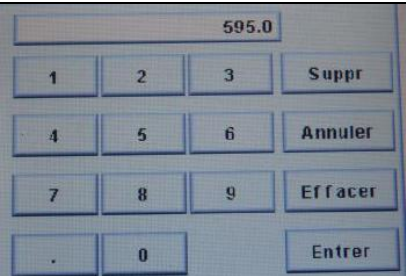
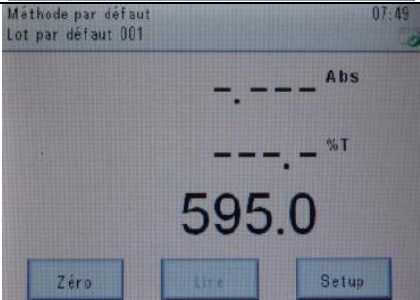
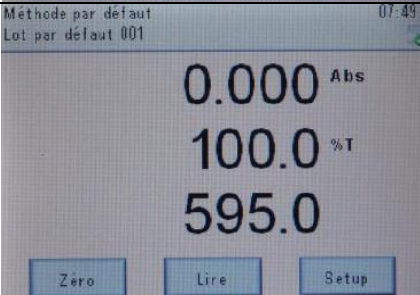


	PROCEDURE SIMPLIFIEE	Pr Bioch Ma 028
		Version 1
	Spectrophotomètre JENWAY	08/06/2015
		Page 1/1

MESURE SIMPLE D'ABSORBANCE

<u>Dans le menu de base :</u> ➤ Appuyer sur « Photométrie » <i>Le message suivant apparaît :</i>  ➤ Appuyer sur « Oui »	
<i>La fenêtre suivante s'affiche :</i>  ➤ Appuyer sur « Setup »	<i>La fenêtre suivante s'affiche :</i> 
<u>Réglage de la longueur d'onde :</u> ➤ Appuyer sur « Longueur d'onde » ➤ Puis entrer la longueur d'onde souhaitée ➤ Appuyer sur « Enter » ➤ Valider en appuyant sur le bouton 	
<i>La fenêtre suivante s'affiche :</i> ➤ Placer le témoin réactif (cuve zéro) dans le spectrophotomètre. Fermer le couvercle. Attention au sens de la cuve. ➤ Appuyer sur « Zéro » pour faire le blanc.	
<i>La fenêtre suivante s'affiche :</i> ➤ Placer la cuve à mesurer dans le spectrophotomètre. Fermer le couvercle. Attention au sens de la cuve. ➤ Appuyer sur « Lire » pour mesurer l'absorbance	

Rédigé par Tristan FONTANA	Vérifié par Marc GENSSE	Approuvé par Pascal Lamauve
Le 20/05/2015	02/06/2015	07/06/2015