


**Procédure d'utilisation de l'appareil à friabilité.**

Il s'agit de soumettre les comprimés à une usure mécanique définie, afin de déterminer leur stabilité au cours du temps.

**1- Présentation**

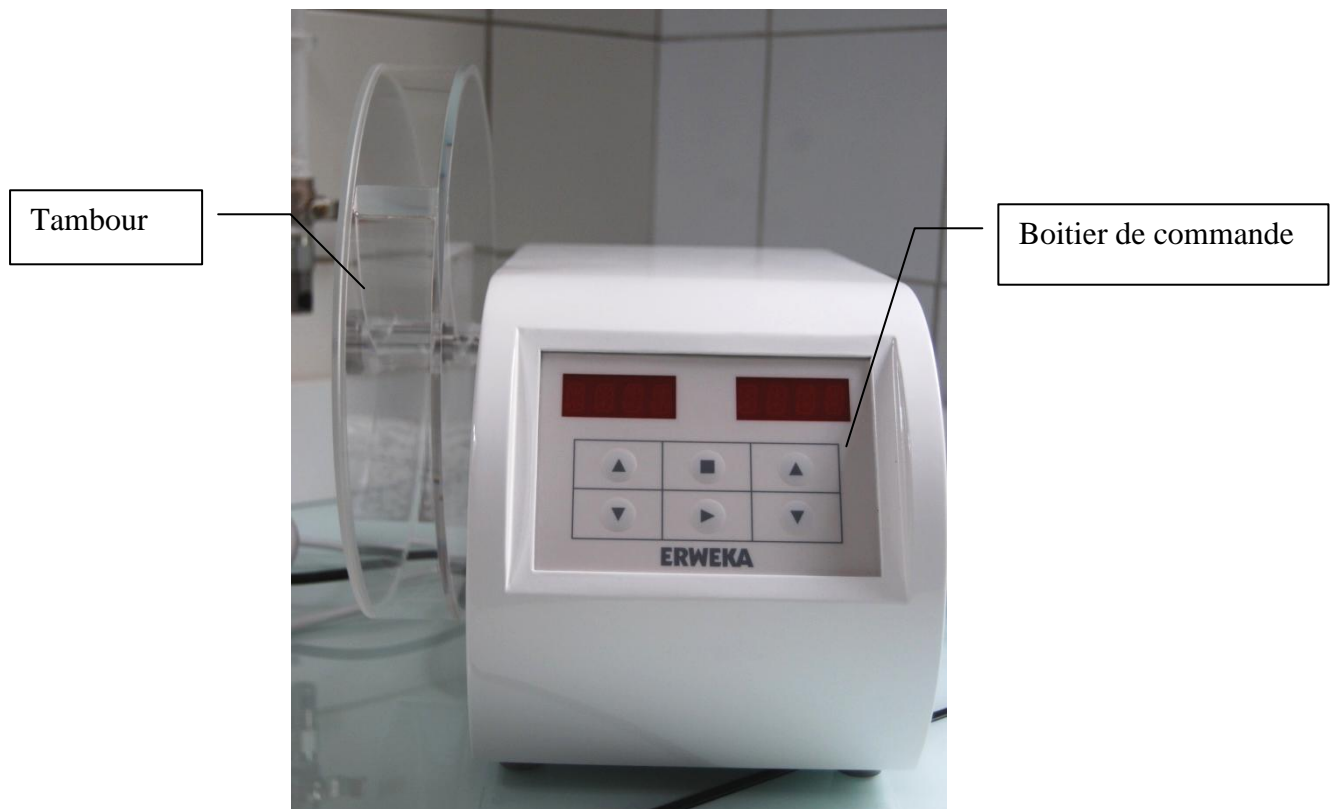


Boîtier de commandes.



## 2- Utilisation

### 2-1 : Opérations préliminaires

- Vérifier le vide de ligne.
- Vérifier que la roue est propre.
- Introduire dans le tambour (roue) les 10 comprimés.

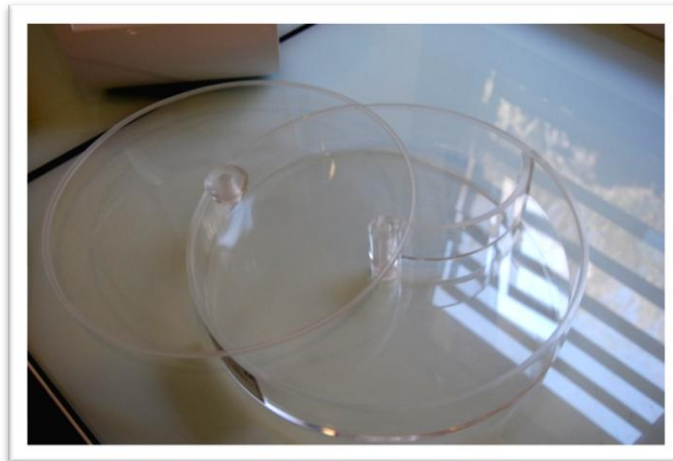

### 2-2 : Montage

- Fermer le tambour.
- Monter le tambour sur l'axe de rotation. Photo N°1.
- Vérifier que l'encoche est bien située. Photo N°2.
- Visser la vis écrou, qui fixe le tambour. Photo N°3.
- Brancher l'appareil.
- Mettre l'appareil sous tension. (Bouton à l'arrière de l'appareil).
- Sur le boîtier de commandes, régler le temps (le plus souvent on laisse les 5 minutes) et le nombre de rotations par minute désiré (RPM). Photo N°4.
- Appuyer sur la touche Start (▶). A tout moment il est possible de mettre l'appareil sur pause en appuyant sur la touche ■.

*Photo N°1.*




*Photo N°2.*



Photo N°3.



Photo N°4.

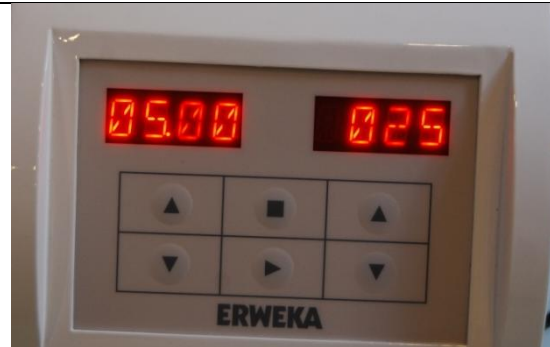

### 2-3 : Nettoyage

- Arrêter l'appareil.
- Mettre l'appareil hors tension.
- Débrancher l'appareil.
- Nettoyer le tambour à sec (ne pas mouiller).
- Passer un chiffon humide sur l'appareil.
- Remonter le tambour propre et sec.