


PROCEDURE D'UTILISATION DE LA BALANCE MECANIQUE 10KG

1. Présentation

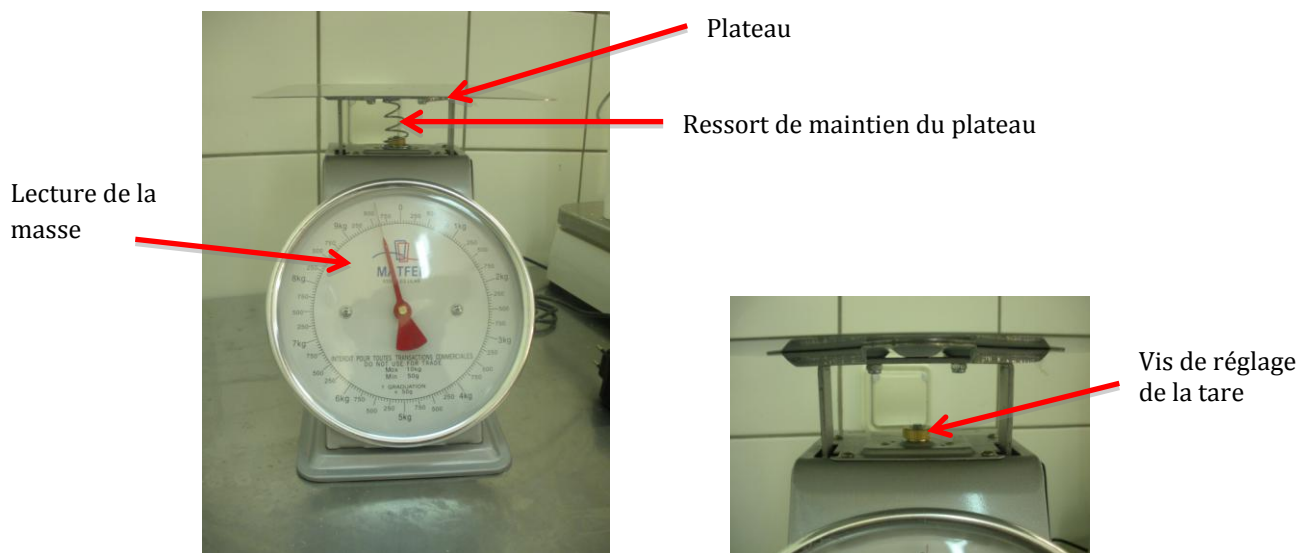

PORTEE MAXIMALE : 10 KG
PRECISION : 50G

2. Utilisation

2.1 Opérations préliminaires

- Vérifier le vide de ligne
- Retirer (si il est présent) le ressort de maintien du plateau positionné entre le plateau et le corps de la balance
- S'assurer que la balance affiche « 0 » lorsque rien n'est posé sur le plateau. Sinon régler à « 0 » en tournant la vis de réglage de la tare.

2.2 Pesée

Déposer le produit à peser sur le plateau et lire la masse.

2.4 Nettoyage et remisage

Nettoyer la balance à l'éponge avec de l'eau.

Ne pas immerger la balance et ne pas projeter d'eau sur la balance

Remettre en place le ressort de maintien.