

Réalisation d'un mélange avec le turbula

On veut réaliser un mélange solide-solide homogène de 2 produits solides afin d'obtenir mélange homogène de poudres en utilisant le turbula.

1- Pesée des matières premières :

Matières premières	Quantité
Amidon de blé	10 g
Argile	40 g

2- Protocole de l'opération unitaire : le mélange

- Faire le vide de ligne pré-fabrication.
- Vérifier la disponibilité de toutes les matières premières.
- Peser les matières premières (compléter une fiche de pesée pour chaque MP).
- Rechercher le temps nécessaire au mélange, dans la capsule vidéo.
- Réaliser le mélange dans le turbula (AQPrMa4).
- Récupérer le produit fini dans une coupelle de pesée.
- Peser le produit fini.
- Nettoyer le matériel et les locaux.
- Réaliser le vide de ligne post-fabrication

3- Devenir du produit fini

- Transférer le produit fini dans une boîte notée Amidon/Argile 2BIT.
- Stocker dans le stockage froid de pharmacologie/cosmétologie.